

SenseDisc Датчик ЭКГ (-1мВ~+5мВ)

Артикул: **S1011**

Диапазон измерения: -1мВ~5мВ

Разрешение: 0,0025 мВ



Датчик ЭКГ используется для обнаружения микронапряжения, возникающего при сердцебиении. Два провода используются для измерения изменения напряжения и преобразования его в электрический сигнал. Изменение напряжения отображается в виде волны.

Комплектация и техническая спецификация


№	Название	Фотографии	Кол-во, шт.	Примечание
1	Датчик		1	

2	Провод с электродами		1	
3	Пластыри для электродов			

Таб. 1

Применение

- Подключите датчик к любому порту SenseDisc.
- Подключите провода к датчику.
- Пристегните 3 электродных пластыря к проводам. Прикрепите их в соответствующих местах на теле, как показано на рисунке.

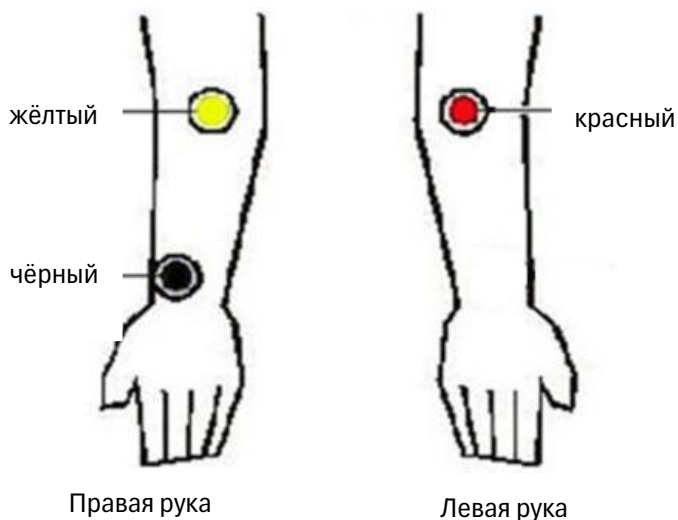

Типичные области применения

- Измерение электрокардиограммы человека

Примечания

- Этот прибор предназначен для сертификации формы волны ЭКГ, но не может быть использован для медицинской диагностики. Информация, получаемая большинством сигналов, не имеет смысла для медицинских целей.
- Если упаковка электродов была вскрыта, храните ее в сухом и прохладном месте.
- Прикрепите электродный пластырь в правильном положении.
- Во время использования источник питания должен быть заземлён.