

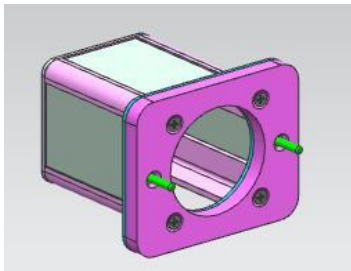
Инструкция по эксплуатации цифрового демонстратора фотоэлектрического эффекта

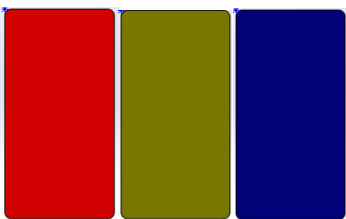
Артикул: TP2602

Описание

Этот продукт состоит из цифрового демонстратора фотоэлектрического эффекта, крышки фотоэлемента, фотоэлемента, USB-лампы и оптических фильтров. Он используется для изучения фотоэлектрического эффекта и проверки насыщенного светового тока.

Комплектация

№	Название	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Цифровой демонстратор фотоэлектрического эффекта		1	
2	Крышка фотоэлемента		1	
3	Фотоэлемент		1	

4	Световая панель USB		1	
5	Оптический фильтр		3	По одной штуке на каждый, красный, жёлтый и синий 95*48*1,8 мм
6	USB-кабель		1	
7	Адаптер питания		1	5V-1A

Таб. 1

Общая сборка изделия



Рис.1 Общая сборка изделия

Процедура сборки

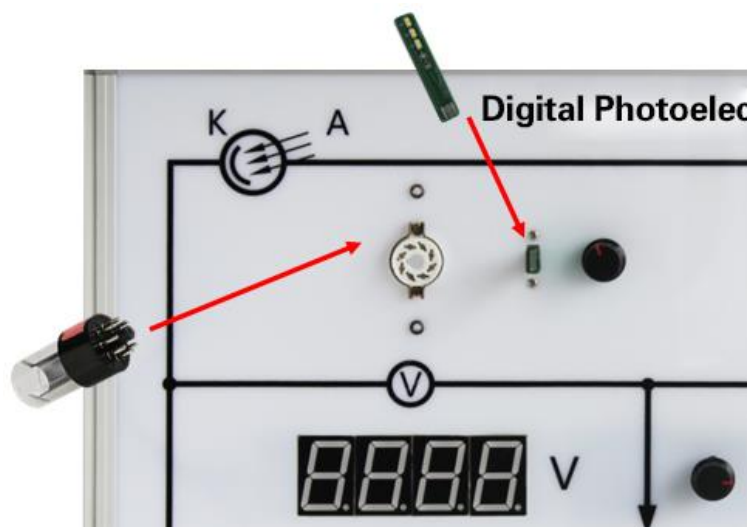


Рис. 2

Вставьте фотоэлемент и USB-лампу в соответствующие разъёмы на демонстраторе, как показано на рис. 2.



Рис. 3

Установите крышку фотоэлемента на фотоэлемент и вставьте оптические фильтры в гнездо, показанное на рис. 3.

Перед началом эксперимента подключите демонстратор к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Техническое обслуживание

1. Если устройство не используется, его следует поместить в картонную коробку. Слегка протрите пыль на поверхности влажной тканью. Избегайте царапин от острых предметов на поверхности.
2. Лучше поместить абсорбент в картонную коробку.