

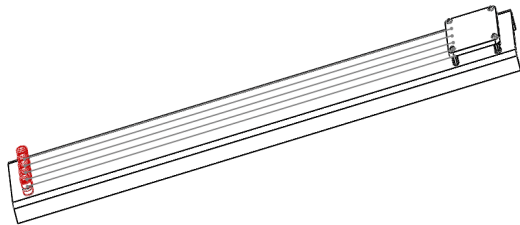
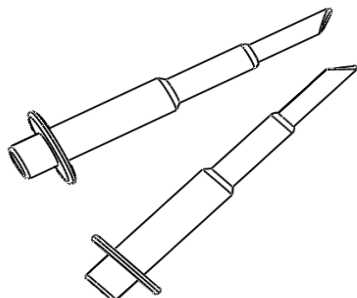
Инструкция по эксплуатации установки для изучения закона сопротивления тока

Артикул.: TP6003

Описание продукта

Установка по изучению закона сопротивления тока состоит из акриловой основы, крючка с гнездом 4 мм (красного цвета) и пяти металлических проволочек. В основном используется для изучения закона сопротивления и факторов, влияющих на сопротивление. Диаметр каждой струны: никель-хромовая проволока (0,2 мм), никель-хромовая проволока (0,4 мм), никель-хромовая проволока (0,6 мм), проволока из константана (0,6 мм) и хромированная железная проволока (0,6 мм).

Комплектация и техническая спецификация

№	Название	Фотографии	Кол-во, шт.	Примечание
1	Устройство для демонстрации закона сопротивления II		1	
2	Крючок с гнездом 4 мм		1 пара	

Таб.1

Экспериментальная установка

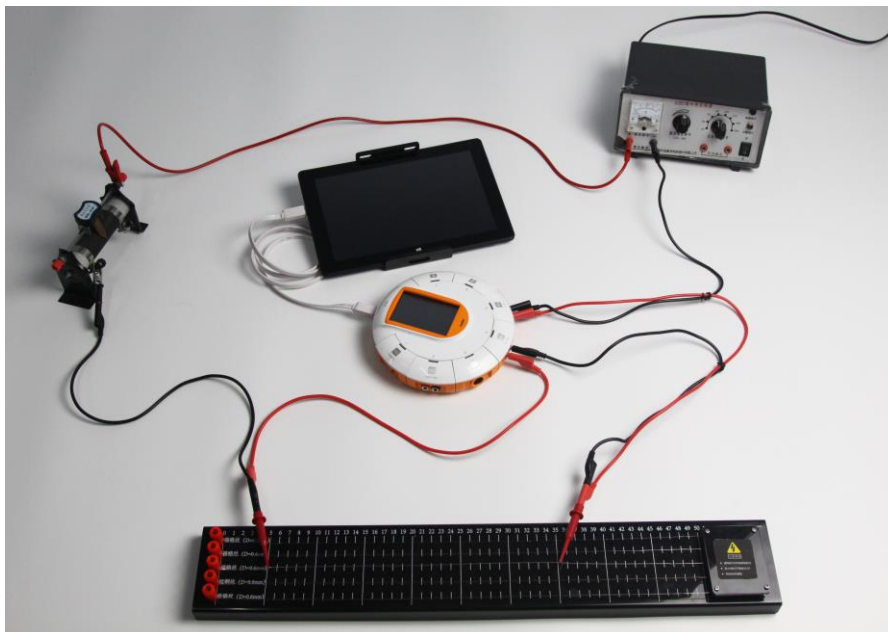


Рис.1

Этапы сборки

Сборка не требуется.

Эксперименты

Изучение факторов, влияющих на сопротивление

Примечания

1. Убедитесь, что цепь подключена правильно. Перед началом эксперимента держите выключатель открытым. Держите подвижный реостат на максимальном уровне сопротивления, когда цепь включена.
2. Перед заменой токопроводящего провода разомкните цепь.
3. Рекомендуется завершить эксперимент как можно быстрее.
4. Максимальное приложенное напряжение не должно превышать 3 В. Предполагается, что оно должно составлять 2 В.

Техническое обслуживание

- Храните установку в упаковочной коробке, когда она не используется.
- Протирайте пыль влажной мягкой тканью.
- Не царапайте установку острыми предметами.