

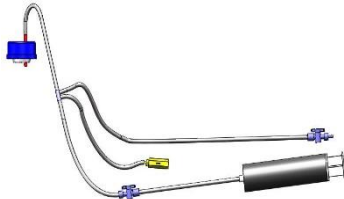
Установка измерения температуры кипения и давления

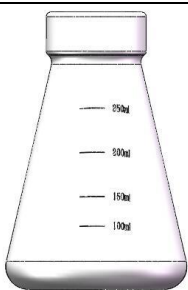
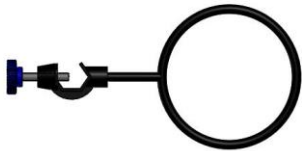
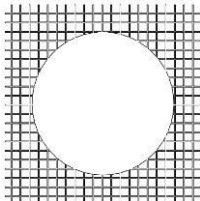
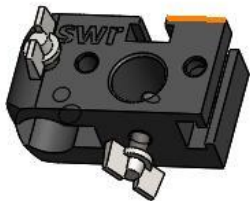
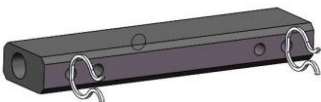
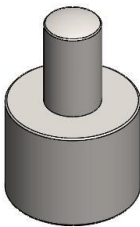
Артикул : TP6033

Описание продукта

Установка измерения температуры кипения и давления состоит из железной подставки, системы газового контура со шприцем, конической колбы 250 мл, держателя мензурки, асбестовой сетки, зажима колбы, держателя зажима колбы, держателя трубки и спиртовой лампы. Используется для исследования изменения температуры и подъема пузырьков до и после кипячения воды. Продукт практичен и прост в эксплуатации.

Комплектация и техническая спецификация

№	Название	Фотографии	Кол-во, шт.	Примечание
1	Система газового контура со шприцем		1	4 шт. с силикагелем длиной 0,2 м 1 шт. силикагелевых трубок длиной 0,5 м 1 деталь соединения с двухходовым клапаном 1 часть прямого соединения 1 часть шприца 100 мл. 1 кусочек медного соединения 1 кусок одностороннего клапана 1 часть соединения четырёхходового клапана 1 резиновая пробка 7# 1 голубая крышка

2	Коническая колба 250 мл		1	Стеклоанная треугольная колба 250 мл
3	Держатель стакана		1	Диаметр: Ø100 мм Длина: 120 мм
4	Асбестовая сетка		1	
5	Зажим для колбы		1	Одновинтовой трёхлапчатый зажим
6	Держатель зажима для колбы		1	2 пластиковых зажима, 1 держатель и один барашковый винт
7	Держатель трубки			
8	Спиртовая лампа			Нержавеющая сталь ss-200-1

Таб.1

Общая сборка

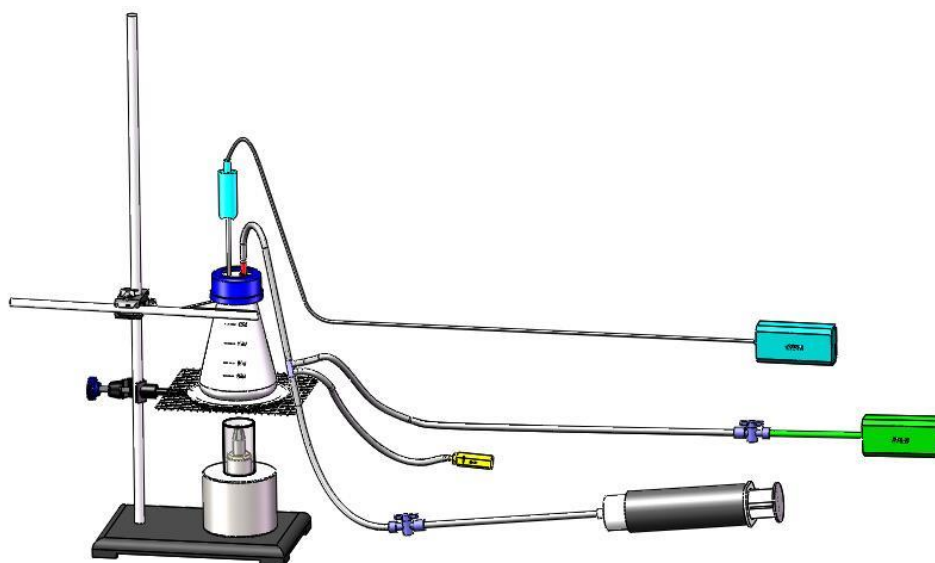


Рисунок 1: Общая сборка

Этапы сборки

Сборка представлена на рис. 1.

Примечания

1. Держатель мензурки и асбестовая сетка сильно нагреваются из-за спиртовой лампы. Будьте осторожны.
2. Пробирки будут очень горячими во время нагревания. Будьте осторожны при вытяжке и введении

Техническое обслуживание

- Храните установку в упаковочной коробке, когда она не используется.
- Протирайте пыль влажной мягкой тканью.
- Не царапайте установку острыми предметами