

SenseDisc Датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС) (0-200удар/мин)

Артикул: S1024

Диапазон измерения: 0-200 удар/мин

Точность: ± 2 удара в минуту

Разрешение: 1 удар/мин



Датчик ЭКГ используется для обнаружения микронапряжения, возникающего при сердцебиении. Два провода используются для измерения изменения напряжения и преобразования его в электрический сигнал. Изменение напряжения отображается в виде волны.

Комплектация и техническая спецификация

№	Название	Фотографии	Кол-во, шт.	Примечание
1	Датчик		1	

2	Зонд для измерения сердечного ритма		1	
---	--	---	---	--

Таб. 1

Применение

- Подключите датчик к любому порту SenseDisc.
- Подключите зонд к датчику.
- Зажмите ушные клипсы на ухе пользователя

Типичные области применения

- Измерение частоты сердечных сокращений у человека
- Влияние физических упражнений на частоту сердечных сокращений

Примечания

- Во время измерения пользователь должен сохранять неподвижность, если физическая нагрузка увеличивает частоту сердечных сокращений (за исключением измерения частоты сердечных сокращений для физических упражнений).
- Считайте данные после 15 с измерения. В это время значение будет более точным.
- Ушные зажимы можно использовать повторно. Чтобы сохранить чистоту и безопасность, перед использованием продезинфицируйте их спиртовыми салфетками.

Измерение пульса



Рис 1. Установка

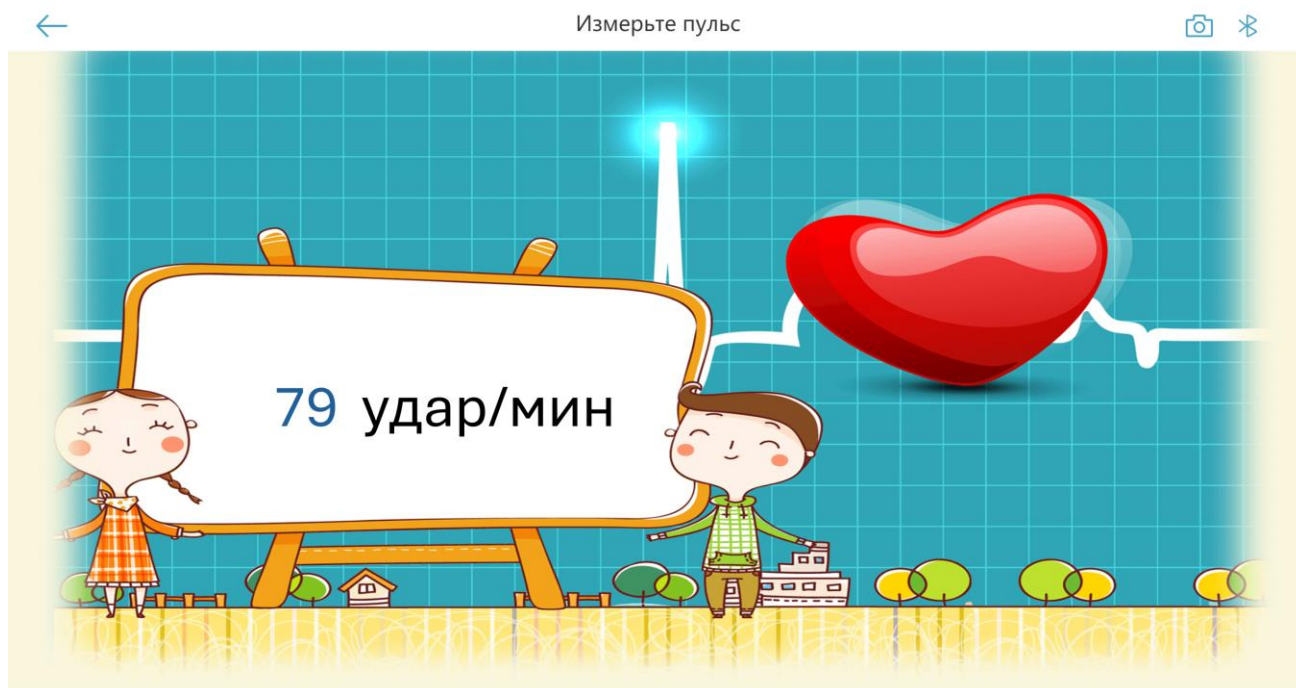


Рис.2. Результаты измерения