

Инструкция по эксплуатации установки "Застывание воды и таяние льда"

Артикул: TP2030

Описание

Установка состоит из льдогенератора, резервуара для воды и адаптера 12В 8А. Она используется для наблюдения за явлениями застывания воды и таяния льда и анализа их регулирования.

Комплектация

№	Название	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Льдогенератор		1	В том числе радиатор
2	Маленькая бутылочка с пробкой		1	Диаметр прозрачной бутылки: 12 мм
3	Резервуар для воды		1	Прозрачный пластиковый резервуар для воды

4	Адаптер питания		1	12В 8А
5	Шприц со шлангом		1	Шприц 20 мл

Таб.1

Общая сборка изделия



Рис.1

Процедура сборки

Как показано на рис. 1, сборка не требуется.

Примечания

1. Перед началом эксперимента наберите воду в ванночку через небольшое отверстие на панели с помощью шприца. Убедитесь, что уровень воды находится на 5~10 мм ниже верха резервуара с водой.

2. Объём воды должен быть не более половины бутылки.

Техническое обслуживание

Если устройство не используется, его следует поместить в картонную коробку. Слегка протрите пыль на поверхности влажной тканью. Избегайте царапин от острых предметов на поверхности.