

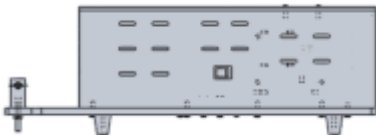
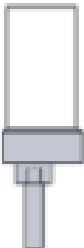
Инструкция по эксплуатации установки для демонстрации теплового эффекта инфракрасных лучей

Артикул: TP6008

Описание продукта

Установка теплового эффекта инфракрасных лучей состоит из комплекта источника света, приемника света, тройной призмы и экрана. Используется для наблюдения сходящихся явлений выпуклой линзы и анализа её регулирования и влияния.

Комплектация и техническая спецификация

№	Название	Фотографии	Кол-во, шт.	Примечание
1	Источник света		1	Держатель используется для установки трёхгранной призмы.
2	Приёмник света		1	Быстродействующий температурный зонд устанавливается в коробку для измерения температуры. Держатель используется для крепления экрана.
3	Трёхгранная призма		1	

4	Экран		1	
---	-------	---	---	--

Таб.1

Экспериментальная установка



Рис.1

Этапы сборки

Вставьте маленькую стойку на передней нижней стороне источника света в отверстие на конце светоприёмника. Установите трёхгранную призму и экран на источник света и экран соответственно.

Примечания

1. Отрегулируйте положение трёхгранной призмы и экрана так, чтобы изображение было полностью чётким, а затем начните эксперимент.
2. Поворачивайте экран, и вы сможете получить более чёткое изображение.

Техническое обслуживание

- Храните установку в упаковочной коробке, когда она не используется.
- Протирайте пыль влажной мягкой тканью.
- Не царапайте установку острыми предметами.