

Инструкция по эксплуатации установки для выполнения работ по сжатию газа

Артикул: TP2007

Описание

Этот прибор состоит из держателя, шприца объёмом 100 мл, резинового шланга и быстрого температурного зонда. Он используется для изучения того, что температура постепенно повышается при постоянном сжатии определенного объема газа.

Комплектация

№	Название	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Держатель		1	
2	Шприц (100 мл)		1	пластик
3	Резиновый шланг и быстродействующий температурный зонд		1	

Таб.1

Общая сборка изделия



Рис.1: Установка для определения работы, совершаемой при сжатии газа

Процедура сборки

Как показано на рис. 1, сборка не требуется.

Эксперимент

Работа, совершаемая при сжатии газа

Примечания

1. Перед началом эксперимента вставьте зонд быстрого датчика температуры в резиновый шланг и подсоедините его к шприцу. Убедитесь, что нет утечки воздуха.
2. Во время эксперимента многократно и быстро нажимайте и тяните поршень.

Техническое обслуживание

Храните оборудование в картонной коробке, когда оно не используется. Очищайте поверхность от пыли влажной тканью, избегайте царапин от острых предметов.