

Инструкция по эксплуатации установки измерения температуры при плавлении твёрдого тела

Артикул: TP2092

Описание

Установка состоит из мензурки, длинной пробирки, скоросшивателя и других деталей. Он используется для изучения правила изменения температуры при плавлении кристалла или некристалла. Продукт прост в изготовлении и эксплуатации.

Комплектация

№	Название	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Длинная пробирка		1	Ø20*Ø18*200
2	Держатель зонда быстродействующего температурного датчика		1	
3	Зажим для пробирки		2	
4	Держатель		3	Включая 6 барашковых винтов (M5*15)
5	Стакан		1	250ml

6	Держатель для стакана		1	
7	Асбестовая марля		1	
8	Спиртовая лампа		1	
9	Порошок нафталина		1 уп.	

Таб.1

Общая сборка изделия



Рис.1

Процедура сборки

Как показано на рис. 1, сборка не требуется.

Примечания

1. Нафталин является слабо ядовитым веществом. Старайтесь не прикасаться к нему и не вдыхать его во время использования.
2. В этом изделии имеются стеклянные детали. Постарайтесь не повредить их и не поцарапаться.
3. Старайтесь не обжечься спиртовой лампой.

Техническое обслуживание

Если устройство не используется, его следует поместить в картонную коробку. Слегка протрите пыль на поверхности влажной тканью. Избегайте царапин от острых предметов на поверхности.