

Инструкция по эксплуатации для установки измерения давления жидкости

Артикул: TP2095

Описание продукта

Этот продукт в основном состоит из компонентов трубки двигателя, опорной базы, шланга и т.д. Он используется для изучения взаимосвязи между скоростью потока газа и давлением. Установка уже собрана и не требует сборки, проста в использовании и эффективна.

Комплектация

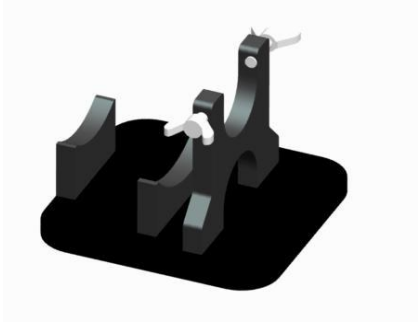
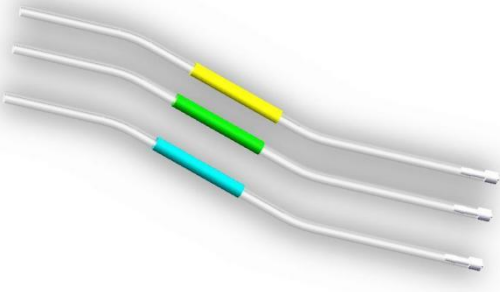
№	Название	Фотографии	Кол-во, шт.	Примечание
1	Компоненты трубы двигателя		1	Включая вентилятор, вентиляционную трубу*3
2	Опорная база		1	
3	Шланг		1	3 с разными цветами

Таблица 1

Схема экспериментальной установки

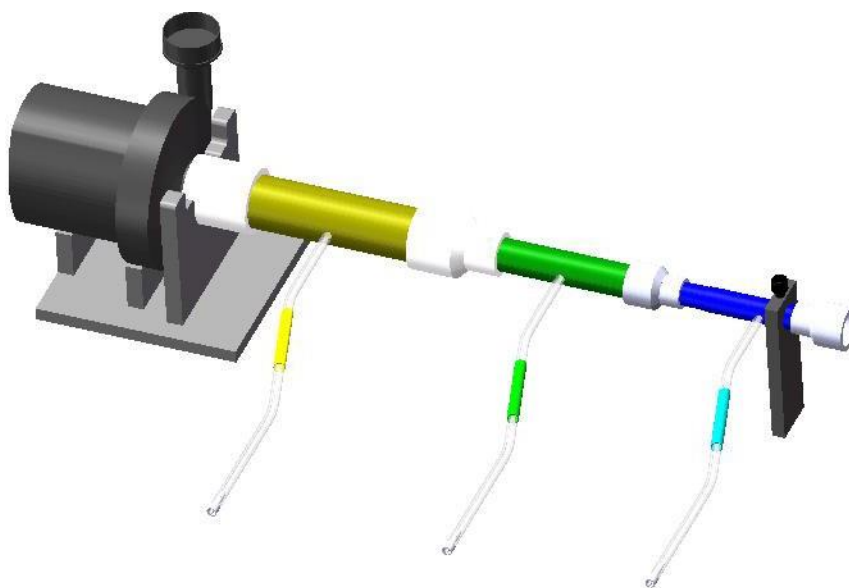


Рис. 1

Эксперимент

Зависимость между давлением и расходом жидкости

Примечание

1. Перед использованием убедитесь, что электрический вытяжной вентилятор работает должным образом;
2. Перед использованием обратите внимание на то, хорошо ли соединена вентиляционная труба, чтобы утечка воздуха не повлияла на точность эксперимента;
3. Вентиляционная труба, подключенная к датчику относительного давления, должна быть единой, чтобы использовать ту же диафрагму датчика относительного давления.

Техническое обслуживание

Когда прибор не используется, его следует поместить в картонную коробку, слегка протереть пыль с поверхности влажной тряпкой и поместить в сухое и проветриваемое место, чтобы избежать повреждения электрического вытяжного вентилятора влагой.