


Инструкция по эксплуатации установки теории импульса

Артикул: TP2080

Описание

Обычная экспериментальная установка не способна измерить изменение скорости для импульса и построить график изменения силы в зависимости от времени. Данный продукт может быть использован для решения этой проблемы. Он разработан с фоторамкой и датчиком силы. Теорема об импульсе может быть проверена с помощью экспериментального программного обеспечения.

Комплектация

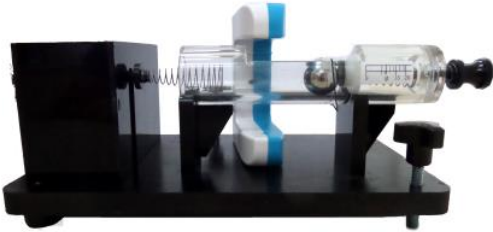№	Название	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Установка теории импульса		1	В комплект входят датчик силы, фоторамка, горизонтальный винт и ловушка.
2	Уровень		1	
3	Ø 19 стальной шар		1	Диаметр 19 мм, вес 27,97 г.
4	Ø 19 пластиковый шар		1	Диаметр 19 мм, вес 4,85 г.

5	USB-кабель		1	
---	------------	---	---	--

Таб.1

Общая сборка изделия

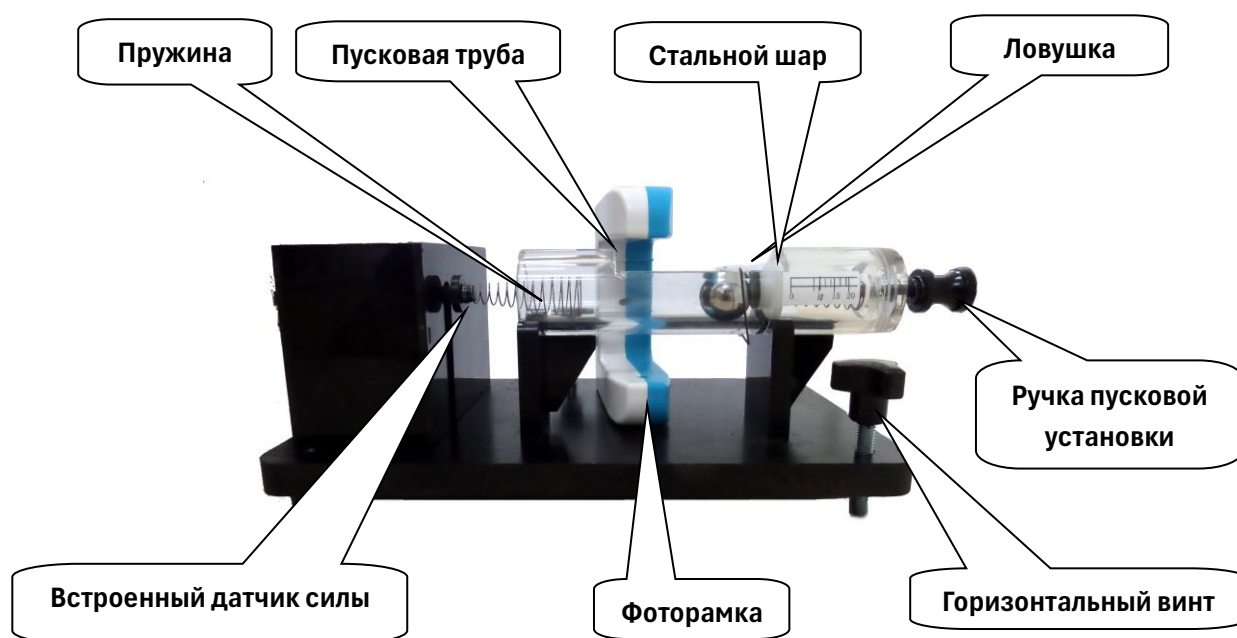


Рис.1: Демонстратор момента

Процедура сборки

Как показано на рис. 1, сборка не требуется.

Примечания

1. Держите пусковую трубку прозрачной и чистой. Не промывайте ее с помощью моющих средств.
2. Очистите стальной шарик перед экспериментом.
3. Отрегулируйте и держите пусковую трубку в горизонтальном положении.

4. Микродатчик силы является высокоточным устройством. Пожалуйста, не сломайте пружину.
5. Работайте осторожно. Пожалуйста, не используйте его слишком фиолетовым.

Техническое обслуживание

1. Бережно используйте и сохраняйте его.
2. Очищайте пусковую установку перед её хранением.
3. Держите устройство сухим.
4. Берегите аппарат от пыли и плесени.